



# SEGURANÇA NA CENTRIFUGAÇÃO

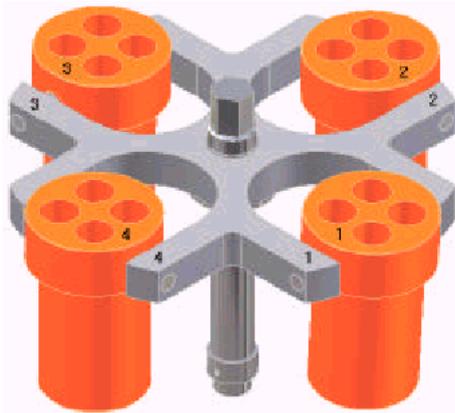

## IMPORTANTE


Cuidados devem ser tomados para que as caçapas estejam devidamente encaixadas e posicionadas de acordo com o número escrito na coroa (caçapa n.º1 colocado na posição n.º1 da coroa). Nunca inverta as posições para que não seja afetado o balanceamento da centrífuga.

## ● CUIDADO COM OS TUBOS

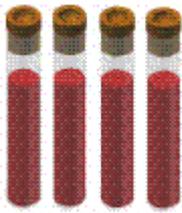

- Para garantir maior eficácia da centrífuga, sugere-se pesar os tubos contendo as amostras antes de colocá-los nas caçapas;
- Utilize os tubos sempre com o mesmo volume de amostra;
- Para evitar espirros durante o processo de centrifugação, aconselha-se trabalhar com os tubos tampados.

## ● BALANCEAMENTO DOS TUBOS NAS CAÇAPAS

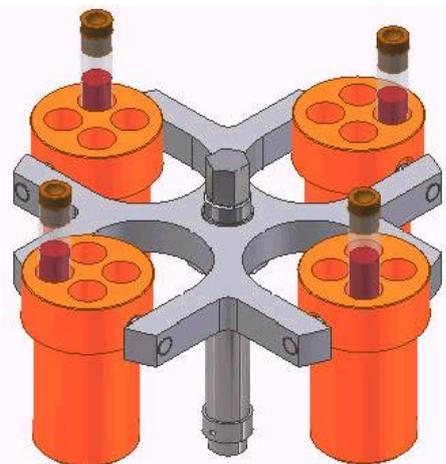

Certifique-se que os tubos contendo as amostras estão distribuídos simetricamente. Exemplo: para 2 tubos contendo amostra, distribuir os tubos a 180°; 4 tubos a 30° e assim sucessivamente. Para número ímpar de tubos, acrescentar um tubo com água para obter o balanceamento.

- Todas centrífugas são balanceadas individualmente, por isso, nunca troque as caçapas mesmo sendo de outra centrífuga de mesma marca e modelo.